

„READY TO STERILISE“ PREMIUMVERSCHLUSS STERICLIN® -VERPACKT

Produktinformationen:

Die STERICLIN®-Verpackung ist ein Sterilbarriersystem (SBS) gemäß DIN ISO 11607 aus Folie und medizinischem Papier und wurde zum Zweck der Erhaltung der Sterilität nach dem Sterilisationsprozess konzipiert. Sie ist eine wirkungsvolle Barriere gegen Keime, aber durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisiergase.

Die drei Indikatoren für STEAM-, EO- und FORM-Sterilisation sind in der Seitennaht auf der STERICLIN®-Verpackung aufgedruckt. Das SBS wird vielfach in Medizin- und Pharmaunternehmen eingesetzt und ist in seinem Bereich das gängigste Verpackungssystem. Weitere Herstellerinformationen zur Lagerung erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.duran-group.com.

Die Premiumverschlüsse werden unter Reinraumbedingungen der Klasse 7 gemäß EN ISO 14644-1 produziert, mit einer zuvor speziell gereinigten PTFE-Dichtscheibe komplettiert und direkt in die STERICLIN®-Verpackung eingesiegelt.

Eigenschaften:

- Material Premiumverschluss: TpCh260 (ähnlich PFA)
- Herausragende Temperaturbeständigkeit von – 196 °C bis + 260 °C
- Ideal für Trockenhitzeesterilisation / Depyrogenisierung
- Sehr hohe chemische Beständigkeit
- USP Class VI konform
- Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung
- Keine Farbzusätze (Auslaugen von Farbstoffen ausgeschlossen)
- Keine Vorreinigung des Premiumverschlusses erforderlich
- Direkt in der STERICLIN®-Verpackung sterilisierbar
- Sterile Lagerung bis zu 6 Monaten nach der Sterilisation
- Erhältlich in den Größen GL 25 und GL 45
- Premiumverschluss und STERICLIN®-Verpackung sind chargengeführt



Anwendungsbereiche:


Neben dem Einsatz im pharmazeutischen Bereich ist der STERICLIN®-verpackte Premiumverschluss besonders für Laboratorien ohne Reinigungseinheiten geeignet.

Sterilisation:

Das empfohlene Sterilisationsverfahren ist die Wasserdampfsterilisation mit Vorvakuum, von 121 °C für 20 Minuten bis 134 °C für 20 Minuten. Jeder Verpackungseinheit liegt ein Anwendungshinweis bei.

Eine mehrmalige Sterilisation wird nicht empfohlen, da der Farbindikator über einen Farbwechsel die durchgeführte Sterilisation kennzeichnet:

Indikator Farbwechsel

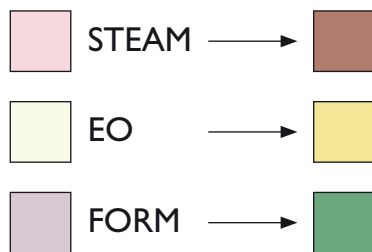

Bestellinformationen:

Die STERICLIN®-verpackten Premiumverschlüsse werden fertig zum Sterilisieren angeliefert. Die Sterilisation des Produkts erfolgt durch den Anwender.

1 Karton enthält 4 STERICLIN®-Verpackungen mit jeweils 5 Premiumverschlüssen.

| Best.-Nr. | Bezeichnung |
|--------------|---|
| 89 299 28 06 | Premiumverschluss aus TpCh260 mit PTFE-beschichteter Silikondichtung GL 45 STERICLIN®-verpackt |
| 89 299 13 04 | Premiumverschluss aus TpCh260 mit PTFE-beschichteter Silikondichtung GL 25 STERICLIN®-verpackt |

Diese Produkte erhalten Sie bei Ihrem Laborfachhändler.